

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY TẠO NƯỚC CÁT RUNYESS



MODEL DRINK

Lắp đặt và vận hành:

1. Bỏ bình đựng nước cất ra khỏi máy. Lắp đặt như hình dưới:

- Đổi nắp bình nước
- Thay vòi nước cho máy



2. Đổ nước vào máy đến vạch cho phép. (Lưu ý không đổ đầy tràn).
3. Đậy chặt và kín nắp máy. Lưu ý lắp khí gioăng cao su.
4. Nối dây điện vào thân máy.
5. Cắm điện nguồn.
6. Nhấn nút “Starting Button”. Quạt chạy, nước bắt đầu được đun nóng và chu trình trao nước cất bắt đầu.
7. Sau 30 phút, bắt đầu có nước cất chảy qua vòi vào bình nhựa đựng nước cất. Máy chạy trong khoảng 4h tạo được khoảng 4 lít nước cất. Sau đó, máy sẽ tự tắt khi hoàn thành chu trình.

Lưu ý:

- Sau khi hoàn thành chu trình hấp, phải để máy nghỉ và nguội đi trước khi tiếp tục làm chu trình tiếp theo. Nếu chạy máy ngay sẽ làm giảm tuổi thọ của máy.
- Rút cáp điện, đóng gói cất khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Dùng nước nóng khuấy đều lòng máy để vệ sinh. Định kỳ vệ sinh sau 1 hoặc 2 tuần sử dụng.

Mọi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KIÊN CƯỜNG

ĐC: Số 10, ngách 33/2, ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 04.6673.7097. Mobile: 0904.319.997.

Email: info@kiencongmedical.com. Website: www.thietbinhakhhoa.vn.